

# HT series Compact Scale Operating Instructions

## Cautions

- Avoid installing the scale in direct sunlight.
- Avoid over / shock load that could cause damage to the scale.
- Use the scale under conditions of -10°C ~ 40°C, less than 85% R.H.
- Do not mix the type of batteries. Replace the batteries all together.
- If the scale is not to be used for a long period of time, remove all batteries.
- Use only the specified AC adapter for the scale (AC adapter is optional).

## Specifications

HT-300	310 x 0.1 g / 10.9 x 0.01 oz
HT-3000	3100 x 1 g / 109 x 0.1 oz / 6.8 lb x 0.1 oz
HT-500	510 x 0.1 g / 17.9 x 0.01 oz / 1.1 lb x 0.01 oz
HT-5000	5100 x 1 g / 179 x 0.1 oz / 11 lb x 0.1 oz
Power	4 x "AA" size batteries or AC adapter (option)
Battery life	Approximately 450 hours with alkaline cells at 20°C / 68°F
Pan size	132 (W) x 130 (D) mm / 5.2 (W) x 5.1 (D) in.
Dimensions	195 (W) x 136 (D) x 44 (H)mm / 7.7 (W) x 5.3 (D) x 1.7 (H) in.

## Keys and Symbols

	key	Turns the scale power on/off.
	key	Sets the display to zero.
	key	Changes weighing units, g, lb, oz or lb-oz.
	Symbol	Indicates when the reading is stable.
	Symbol	Indicates when the scale zero is correct.
	Symbol	Indicates when the net weight is displayed.
	Symbol	Battery remaining level, shown after power-on only.


## Installing the batteries / Connecting the AC adapter

- Before use, remove the insulation tape from the battery compartment.

### Installing / Replacing the batteries


Remove the battery cover. Insert 4 new batteries (AA size) into the battery compartment, taking extreme care of the polarities. Replace the battery cover.

The batteries provided with the scale are for testing the performance of the scale and may have a limited life.

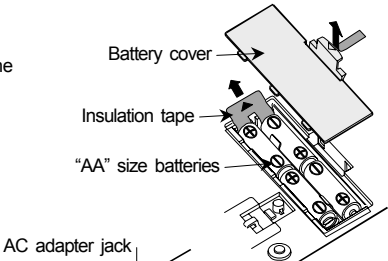

### AC adapter (optional)

Verify that the AC adapter is correct. Open the rubber cap and plug the AC adapter into the AC adapter jack.

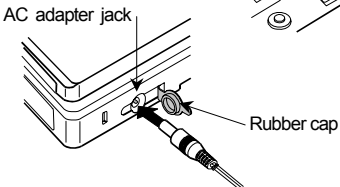

## Weighing procedures

### 1. Turning the scale on / off

Press the key to turn the scale on. The scale displays all segments for a few seconds and then displays zero. Press the key again to turn the scale off.

### 2. Selecting the weighing unit

Press the key to select the weighing unit. The scale will power up with the weighing unit that was in use when turned off last time.

### 3. Weighing

Verify that the reading is zero. If not, press the key to zero the display. If you use a container for weighing, place an empty container on the weighing pan and press the key to zero the display. Place the objects to be weighed on the pan or in the container. When the reading becomes stable, the STABLE indicator is displayed.

## Note

### Automatic power-off function

If the scale is left ON and the STABLE indicator is displayed, the automatic power-off function turns power off after approximately 5 minutes. To disable or enable this function, press the key while pressing the key. Then (disabled) or (enabled) will be displayed. Select the setting by pressing the key and press the key. The scale displays and returns to the weighing mode.

### Error message

	Overload. Remove the objects from the pan.
	The scale is out of zero range or unstable when powered on.
	Low battery. Replace the batteries or use the AC adapter.

### Calibration and other functions

Please visit the A&D website (<http://www.aandd.co.jp/>).



**A&D Company, Limited**  
3-23-14 Higashi-Ikebukuro,  
Toshima-ku, Tokyo 170-0013 JAPAN  
<http://www.aandd.co.jp/>

**A&D ENGINEERING, INC.**  
1756 Automation Parkway, San  
Jose, California 95131 U.S.A.  
<http://www.andonline.com/>

### A&D MERCURY PTY. LTD.

32 Dew Street, Thebarton, South  
Australia 5031 AUSTRALIA  
<http://www.andmercury.com.au/>

### A&D KOREA Limited

8th Floor, Manhattan Bldg. 36-2  
Yoido-dong, Youngdeungpo-ku,  
Seoul, KOREA  
<http://www.andk.co.kr/>

### A&D RUS Co.,Ltd.

121357, Российская Федерация, г.Москва,  
ул. Вере́йская, 112 Квартал Кунцево  
<http://www.aandd.ru>

English

# Consignes d'exploitation Balance compacte numérique de série HT

## Remarques

- Évitez d'installer la balance au grand soleil.
- Évitez une charge excessive et /ou choc qui pourrait causer des dommages à la balance.
- Utilisez la balance dans les conditions de -10°C à 40°C, au-dessous de 85% H.R.
- Ne mélangez pas de types de piles. Remplacez toutes les piles en même temps.
- Si la balance ne doit pas être utilisée pendant une longue période, enlevez toutes les piles.
- N'utilisez que l'adaptateur à courant pour la balance. (L'adaptateur à courant est optionnel).

## Specifications

HT-300	310 x 0,1 g / 10,9 x 0,01 oz
HT-3000	3100 x 1 g / 109 x 0,1 oz / 6,8 lb x 0,1 oz
HT-500	510 x 0,1 g / 17,9 x 0,01 oz / 1,1 lb x 0,01 oz
HT-5000	5100 x 1 g / 179 x 0,1 oz / 11 lb x 0,1 oz
Puissance	4 piles de dimension « AA » ou adaptateur à courant (optionnel)
Durée de vie des piles	Approximativement 450 heures avec l'élément alcaline au 20°C/68°F
Dimensions du plateau de pesage	132 (Largeur)x 130 (Profondeur) mm / 5,2 (L) x 5,1 (P) pouces
Dimensions	195 (Largeur) x 136 (Profondeur) x 44 (Hauteur)mm / 7,7 (L) x 5,3 (P) x 1,7 (H) pouces

### Cléf d'interrupteur et Symboles d'affichage

Cléf	Fait marcher et arrêter la balance.
Cléf	Met l'affichage à zéro.
Cléf	Change les unités de pesage, g, lb, oz ou lb-oz.
Symbole	Indique quand la lecture est stable.
Symbole ZERO	Indique quand le zéro de la balance est correct.
Symbole NET	Indique quand le pesage net est affiché.
Symbole	Niveau de pile qui reste, affiché seulement après la mise en marche.

## Mise en place des piles / Mise en marche de l'adaptateur à courant

- Avant utilisation, retirez le ruban isolant du compartiment à piles.


### Mise en place/Remplacement des piles

Retirez le couvercle des piles. Insérez 4 nouvelles piles (AA) dans le compartiment à piles, en prenant grand soin des polarités. Remplacez le couvercle des piles.

Les piles fournies avec la balance servent à tester ses performances et peuvent donc avoir une durée de vie plus courte.

### Adaptateur à courant (optionnel)

Vérifiez que l'adaptateur à courant est correct. Ouvrez le couvercle en caoutchouc et introduisez l'adaptateur à courant dans son jack.

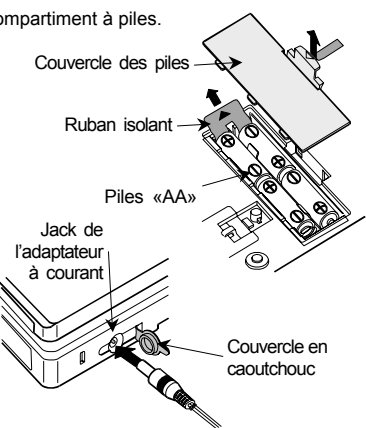

## Procédures de pesage

### 1. Faire marcher et arrêter la balance

Appuyez sur la clé pour faire marcher la balance. La balance affiche tous les segments pendant quelques secondes et alors indique le zéro. Appuyez sur la clé de nouveau pour arrêter la balance.

### 2. Choisir l' unité de pesage

Appuyez sur la clé pour choisir l' unité de pesage. La balance se mettra en marche avec l'unité de pesage qui avait été utilisée quand elle a été arrêtée la dernière fois.

### 3. Pesage

Vérifiez que la lecture est bien zéro. Sinon, appuyez sur la clé pour mettre l'affichage à zéro. Si vous utilisez un récipient pour pesage, placez le récipient vide sur le plateau de pesage et appuyez sur la clé pour mettre l'affichage à zéro. Placez les objets devant être pesés sur le plateau de pesage ou dans le récipient. Quand la lecture devient stable, l'indicateur STABLE est affiché.

## Note

### Fonction d'arrêt de puissance automatique

Si la balance est laissée ON (en marche) et l'indicateur STABLE est affiché, la fonction d'arrêt de puissance automatique fait arrêter la balance approximativement 5 minutes après. Pour mettre hors de service ou en marche cette fonction, appuyez sur la clé pendant que vous appuyez sur la clé . En suite, (hors de service) ou (en service) sera affiché. Choisissez le mode appuyant sur la clé et appuyez sur la clé . La balance montre et devient au mode de pesage.

### Message d'erreur

	Surcharge. Enlevez les objets excessifs du plateau de pesage.
	La balance est hors le gamme de zéro ou instable en démarrage.
	Piles faibles. Changez les piles ou utilisez un adaptateur à courant.

### Étalonnage et autres fonctions

Veillez visiter le website A&D(<http://www.aandd.co.jp/>).



**A&D Company, Limited**  
3-23-14 Higashi-Ikebukuro,  
Toshima-ku, Tokyo 170-0013 JAPAN  
<http://www.aandd.co.jp/>

**A&D ENGINEERING, INC.**  
1756 Automation Parkway, San  
Jose, California 95131 U.S.A.  
<http://www.andonline.com/>

### A&D MERCURY PTY. LTD.

32 Dew Street, Thebarton, South  
Australia 5031 AUSTRALIA  
<http://www.andmercury.com.au/>

### A&D KOREA Limited

8th Floor, Manhattan Bldg. 36-2  
Yoido-dong, Youngdeungpo-ku,  
Seoul, KOREA  
<http://www.andk.co.kr/>

### A&D RUS Co.,Ltd.

121357, Российская Федерация, г.Москва,  
ул. Вере́йская, 112 Квартал Кунцево  
<http://www.aandd.ru>

French

# Kompaktwaage der Serie HT Bedienungsanleitung

## Vorsichtsmaßnahmen

- Die Waage nicht im direkten Sonnenlicht aufstellen.
- Starke Erschütterungen vermeiden, da diese die Waage beschädigen können.
- Die Waage bei Temperaturen von -10°C bis 40°C und weniger als 85% relativer Luftfeuchtigkeit betreiben.
- Nicht verschiedene Sorten von Batterien mischen. Die Batterien immer gemeinsam ersetzen.
- Wenn die Waage längere Zeit über nicht verwendet werden soll, alle Batterien entnehmen.
- Nur das vorgeschriebene Netzteil für die Waage verwenden (das Netzteil ist Sonderzubehör).

## Technische Daten

HT-300	310 x 0,1 g / 10,9 x 0,01 oz
HT-3000	3100 x 1 g / 109 x 0,1 oz / 6,8 lb x 0,1 oz
HT-500	510 x 0,1 g / 17,9 x 0,01 oz / 1,1 lb x 0,01 oz
HT-5000	5100 x 1 g / 179 x 0,1 oz / 11 lb x 0,1 oz
Strom	4 x "AA"-Batterien oder Netzteil (Option)
Batterielebensdauer	Etwa 450 Stunden mit Alkalibatterien bei 20°C
Schalengröße	132 (B) x 130 (T) mm
Abmessungen	195 (B) x 136 (T) x 44 (H) mm

### Tastenschalter und Displaysymbole

	Schaltet den Betriebsstrom für die Waage ein/aus.
	Stellt die Anzeige auf Null und tariert.
	Schaltet die Wiegereinheiten zwischen g, lb, oz oder lb-oz um.
Symbol	Zeigt an, wenn das Wäageergebnis stabil ist.
Symbol ZERO	Zeigt an, wenn die Nullstellung der Waage korrekt ist.
Symbol NET	Erscheint, wenn das NETTO-Gewicht angezeigt wird.
Symbol	Batteriereststärke, erscheint nur nach dem Einschalten.


## Einsetzen der Batterien / Anschließen des Netzteils

- Entfernen Sie vor der Benutzung das Isolierband aus dem Batteriefach

### Einsetzen/Austauschen der Batterien

Nehmen Sie den Batteriefachdeckel ab. Setzen Sie 4 neue Batterien (Größe AA) in das Batteriefach ein. Achten Sie dabei unbedingt auf die Polarität. Bringen Sie den Batteriefachdeckel wieder an.

Die mit der Waage mitgelieferten Batterien sind für die Prüfung der Waage gedacht und haben möglicherweise eine begrenzte Lebensdauer.

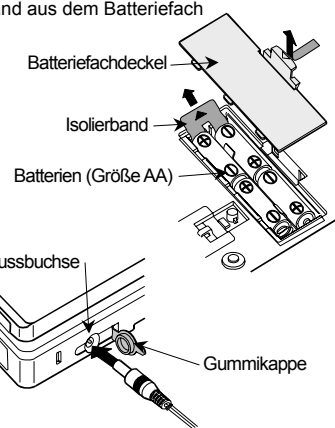

### Netzteil (optional)

Überprüfen Sie, dass Sie das richtige Netzteil verwenden. Öffnen Sie die Gummikappe und stecken Sie den Netzteilstecker in die Netzteilanschlussbuchse.

## Wiegeverfahren

### 1. Ein-/Ausschalten der Waage

Drücken Sie die -Taste zum Einschalten. Die Waage zeigt einige Sekunden lang alle Segmente an und zeigt dann Null. Drücken Sie die -Taste erneut zum Ausschalten.

### 2. Die Wiege-Einheit wählen

Drücken Sie die -Taste zum Wählen der Wiege-Einheit. Die Waage schaltet mit der Wiege-Einheit ein, die bei der letzten Benutzung verwendet wurde.

### 3. Wiegen

Prüfen Sie, ob die Ablesung Null ist. Wenn nicht, drücken Sie die -Taste, um das Display auf Null zu schalten. Wenn Sie einen Behälter zum Wiegen verwenden, setzen Sie einen leeren Behälter auf die Wiegewanne und drücken dann die -Taste, um das Display auf Null zu schalten. Legen Sie die zu wiegenden Objekte auf die Wiegewanne oder in den Behälter. Wenn die Ablesung stabil wird, erscheint die Anzeige .

## Hinweis

### Automatische Abschaltfunktion

Wenn die Waage eingeschaltet gelassen wird und die Anzeige STABLE erscheint, schaltet die automatisch Abschaltfunktion das Gerät nach ca. 5 Minuten aus. Zum Deaktivieren oder Aktivieren dieser Funktion drücken Sie die -Taste, während Sie die -Taste gedrückt halten. Dann erschein (deaktiviert) oder (aktiviert) erscheint. Wählen Sie die Einstellung durch Drücken der -Taste und drücken Sie die -Taste. Die Waage zeigt an und schaltet auf den Wiegen-Modus zurück.

### Fehlermeldung

	Überlast. Entfernen Sie Überlast von der Wiegewanne.
	Die Waage ist beim Einschalten außerhalb des Nullbereichs oder instabil.
	LSchwache Batterie. Ersetzen Sie die Batterien oder verwenden Sie das Netzteil.

### Kalibrierung und andere Funktionen

Bitte besuchen Sie die Website von A&D (<http://www.aandd.co.jp/>).



**A&D Company, Limited**  
3-23-14 Higashi-Ikebukuro, Toshima-ku,  
Tokyo 170-0013 JAPAN  
<http://www.aandd.co.jp/>

**A&D ENGINEERING, INC.**  
1756 Automation Parkway, San  
Jose, California 95131 U.S.A.  
<http://www.andonline.com/>

### A&D MERCURY PTY. LTD.

32 Dew Street, Thebarton, South  
Australia 5031 AUSTRALIA  
<http://www.andmercury.com.au/>

### A&D KOREA Limited

8th Floor, Manhattan Bldg. 36-2  
Yoido-dong, Youngdeungpo-ku,  
Seoul, KOREA  
<http://www.andk.co.kr/>

### A&D RUS Co.,Ltd.

121357, Российская Федерация, г.Москва,  
ул. Вере́йская, 112 Квартал Кунцево  
<http://www.aandd.ru>

German

# Instrucciones de Operación para Balanza compacta serie HT

## Precauciones

- Evite instalar la balanza en un lugar expuesto a la luz solar directa.
- Evite la sobrecarga o impactos que puedan causar daño a la balanza.
- Utilice la balanza a una temperatura ambiente de -10°C ~ 40°C, y humedad relativa menos de 85%.
- No mezcle diferentes tipos de pilas. Reemplace todas las pilas con las nuevas.
- Si la balanza no va a utilizarse por un período prolongado, retire todas las pilas.
- Utilice sólo el adaptador de CA destinado a esta balanza (el adaptador de CA es optativo).

## Especificaciones

HT-300	310 x 0.1 g / 10.9 x 0.01 oz
HT-3000	3100 x 1 g / 109 x 0.1 oz / 6.8 lb x 0.1 oz
HT-500	510 x 0.1 g / 17.9 x 0.01 oz / 1.1 lb x 0.01 oz
HT-5000	5100 x 1 g / 179 x 0.1 oz / 11 lb x 0.1 oz
Alimentación	4 pilas de tamaño "AA" o adaptador de CA (opción)
Vida útil de pilas	Aproximadamente 450 horas con las pilas alcalinas a 20°C / 68°F
Tamaño del platillo de pesaje	132 (An) x 130 (Pr) mm / 5.2 (An) x 5.1 (Pr) pulgadas.
Dimensiones	195 (An) x 136 (Pr) x 44 (Al)mm / 7.7 (An) x 5.3 (Pr) x 1.7 (Al) pulgadas.

### Interruptores y símbolos que aparecen en el visualizador

Interruptor	Interruptor destinado a encender o apagar la balanza.
Interruptor	Ajusta la lectura del visualizador a cero.
Interruptor	Cambia las unidades de pesaje a g, oz o lb-oz.
Simbolo	Indica cuando la lectura está estable.
Simbolo ZERO	Indica cuando la escala cero es correcta.
Simbolo NET	Indica cuando se visualiza el peso neto.
Simbolo	Indica que el nivel de alimentación es suficiente, que se indica en el momento de encendido solamente.


## Instalación de las pilas / Conexión del adaptador de CA

- Antes de su uso, retire la cinta aislante del compartimento de las pilas.

### Instalación / Cambio de las pilas

Retire la tapa. Introduzca 4 pilas nuevas (tamaño AA) en el compartimento, prestando mucha atención a la polaridad. Coloque la tapa de nuevo.

Las pilas incluidas en la balanza son para comprobar su funcionamiento; por lo que su duración será limitada.

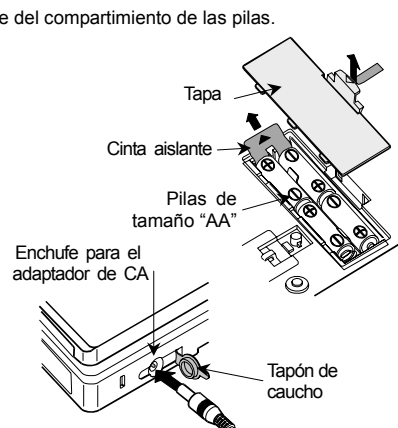

### Adaptador de CA (optativo)

Compruebe que el adaptador de CA está en perfecto estado. Abra el tapón de caucho y conecte el adaptador de CA en el enchufe.

## Procedimientos de pesaje

### 1. Encendido/apagado de la balanza

Presione el interruptor para encenderla. El visualizador de la balanza enciende todos los segmentos por unos segundos y luego muestra cero. Vuelva a presionar el interruptor para apagarla.

### 2. Seleccione la unidad de pesaje.

Presione el interruptor para seleccionar la unidad de pesaje. El visualizador indica la unidad de pesaje que ha sido utilizada cuando ésta fue apagada la última vez.

### 3. Pesaje

